

采用优化技术及人体工程学设计！



# macro Pipette Controller

FIRST CLASS · BRAND

BRAND大容量移液管助吸器-  
只为舒适、简单的移液操作。

- 吸液快速
- 简单、灵敏的液面调节  
配有弹簧操作杆
- 无边角设计 即使长时间连续吸液，也能轻松完成
- 四种颜色可选：  
中性灰，大胆红，鲜嫩绿，或友好蓝，多色设计方便区分不同应用



在 [www.brand.de](http://www.brand.de) 网站，  
您会看到大量的移液管，  
现在它们也符合USP的  
要求。



# 操控简单，毫无压力

独特的阀门系统方便气球的压缩。短短11秒可吸取50 ml 的液体。借助配有弹簧的操作杆可灵敏地控制吸液和排液。并轻松实现液面调节。

## 人体工程学设计

优化的设计，实用的功能安排，125 g 的重量，即使是新手，也可以使用它在连续移液工作中获得可靠的操控。



## 应用广泛

一支手动大容量移液管助吸器可适配0.1至200 ml 所有量程的胖肚移液管或刻度移液管。锥形硅胶接头满足所有吸管口径，确保结合紧密。整个助吸器可参照DIN EN 285要求121°C 高压湿热灭菌。疏水滤膜可以保护仪器免受液体倒吸。

## 缤纷色彩“激活”实验室

四种不同颜色：灰色，紫红色，绿色，和蓝色。

# 移液操作 轻松不费力



## 吸液

挤压吸球即可吸液。一次压缩最多可吸取50 ml 液体。借助操作杆可实现充填速率的连续调节。



## 排液

按下操作杆即可排液。独特的阀门系统，保证仪器精度不受排液速率的影响。



## 吹出功能

需要进行吹出排液时，当凹液面到达管嘴时，按下吹出小球。移液操作从未如此轻松。

## 订购信息

大容量移液管助吸器，包含零备滤膜滤器，3 μm。1个/包。

颜色	货号
灰色	262 00
绿色	262 03
蓝色	262 01
紫红色	262 02

## 零备件

产品描述	包装规格	货号
滤膜滤器 3 μm (PP, PTFE), 未灭菌	1	260 52
滤膜滤器 3 μm (PP, PTFE), 未灭菌	10	260 56
硅胶接头, 长度 44 mm	1	261 46
接头支架 (PP材质), 灰色, 长度 49 mm	1	262 20
吸球(硅胶材质) 附有螺纹环 (PP材质)	1	262 25
阀门系统 (PP, PTFE, 硅胶材质)	1	261 28

## BLAUBRAND® 移液套装



## 提供产品：

- 1 支手动大容量移液管助吸器，灰色
- 6 支BLAUBRAND® 2类刻度移液管  
3支5 ml, 3支10 ml, AS级, DE-M标志, 包含批次认证证书
- 实用的产品信息  
BLAUBRAND®量具, 移液管的操作
- 便利的移液管塑料收纳筒  
长度在360 mm 及以下移液管的收纳好帮手

货号 260 07

BLAUBRAND®与BRAND®为德国BRAND GMBH + CO KG的商标。

我们的技术文档意为通知与建议我们的客户。当然，许多经验值的实现与在特定测试条件下获得的结果，在实际应用时可能由于不同的因素而超出我们的控制范围。因此，请原谅我们不能承担由我们的建议衍生的要求。使用者有责任确定产品是否符合所需进行的特定应用。

涉及技术信息修改恕不另行通知。可能包含错误。

## 普兰德（上海）贸易有限公司

普兰德（上海）是BRAND在中国的子公司。

地址：上海市徐汇区斜土路2899甲号光启文化广场B栋506室

电话：+86 21 6422 2318 · 传真：+86 21 6422 2268

普兰德公司网址：www.brand.cn.com · 电子邮件地址：info@brand.cn.com

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany

Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

