

Optimierte Technik und ergonomisches Design!



macro Pipettierhelfer

F I R S T C L A S S · B R A N D

Der **macro-Pipettierhelfer** von BRAND – komfortabel und einfach Pipettieren!

- **Schnelles Aufziehen von Flüssigkeiten**
- **Feinfühlige, leichte Meniskuseinstellung** durch gefedernten Bedienhebel
- **Design ohne Ecken und Kanten** für angenehmes Pipettieren auch langer Serien
- **Vier Farben zur Wahl:** Neutrales Grau, auffallendes Magenta, frisches Grün oder freundliches Blau zur besseren Unterscheidung verschiedener Anwendungen.



Ein großes Sortiment an Voll- und Messpipetten, jetzt auch gemäß den Anforderungen nach USP, finden Sie unter www.brand.de



Komfortable Bedienung ohne Kraftaufwand

Das speziell entwickelte Ventilsystem erlaubt leichtes Zusammendrücken des Saugbalgs. Dieser ermöglicht ein Aufziehen von 50 ml Flüssigkeit innerhalb von nur 11 Sekunden. Durch den gefederten Bedienhebel lässt sich die Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten fein­fühl­ig steuern. Der Meniskus ist so spielend leicht einstellbar.

Ergonomische Formgebung

Das optimierte Design, die praktische Anordnung der Funktionen und das geringe Gewicht von 125 g erleichtern das sichere Arbeiten beim Serienpipettieren auch für den ungeübten Anwender.



Breiter Anwendungsbereich

Ein einziger macro-Pipettierhelfer für die gesamte Bandbreite der Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml! Durch den konischen Silikonadapter erhalten sie einen festen und sicheren Sitz. Das Gerät ist komplett gemäß DIN EN 285 bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar. Ein hydrophober Membranfilter schützt das System gegen eindringende Flüssigkeit.

Farbe für's Labor

Vier verschiedene Farben – grau, magenta, grün und blau – sorgen für den Überblick im Labor.

Müheloses Pipettieren



Ansaugen

Einmal den Saugbalg zusammendrücken und 50 ml in einem Zug aufsaugen! Je weiter nach oben der Pipettierhebel bewegt wird, desto schneller füllt sich die Pipette.



Ausgeben

Pipettierhebel einfach ganz nach unten bewegen. Selbst bei freiem Ablauf wird die Volumengenauigkeit der Pipette nicht beeinträchtigt.



Ausblasen (Blow-out Funktion)

Bei der Verwendung von Ausblas-Pipetten Flüssigkeit ablaufen lassen bis der Meniskus in der Spitze stillsteht. Zum Ausblasen einmal kurz auf die kleine Gummiblase drücken.

Bestelldaten

macro-Pipettierhelfer, inkl. Ersatz-Membranfilter 3 µm.
Verpackungseinheit 1 Stück.

Farbe	Best.-Nr.
grau	262 00
magenta	262 03
grün	262 01
blau	262 02

Ersatzteile

Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.
Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), unsteril	1	260 52
Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), unsteril	10	260 56
Adapter (Silikon), Länge 44 mm	1	261 46
Adaptergehäuse (PP), Länge 49 mm	1	262 20
Saugbalg (Silikon) mit Schraubring (PP)	1	262 25
Ventilsystem (PP, PTFE, Silikon)	1	261 28

BLAUBRAND® Pipettier-Package



Lieferumfang:

- 1 macro-Pipettierhelfer, grau
- 6 BLAUBRAND® Messpipetten, Typ 2, je 3 Stück à 5 ml und 10 ml, Klasse AS, DE-M gekennzeichnet, inkl. Chargenzertifikat
- Nützliche Produktinformationen:
BLAUBRAND® Volummessgeräte, Handhabung von Pipetten
- Praktische Kunststoffhülle
Ideal zur Aufbewahrung von Pipetten bis 360 mm Länge

Best.-Nr. 260 06

BRAND® und BLAUBRAND® sind Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG · Postfach 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

